

5.3.12. 検量線のアップデートの方法



重要

- ・この操作は、アップデート時のみ使用します。
- ・アップデートの際、必ず AC アダプタを使用し、万が一の停電に備えて電池を入れて実行してください。

(1) 本体の電源が OFF の状態で、挿入されているメモリカードを抜き取り、アップデート用の新しいメモリカードに差し替えます。

(2) 底面の電池ケースに、単三電池を6本装着します。
本体と AC アダプタを接続します。

(3) 本体の電源を ON にします。




(4) メニュー画面から【メモリカード操作】を選択します。

(5) 【アップデート】を選択します。

(6) 【決定】を押すと、[本当によろしいですか?] の、ガイダンスと共に【決定】の文字が赤くなります。
再度確認をしてから、【決定】を押します。




- ・アップデートをやめる場合は、【取消】または【もどる】を押して、メモリカード操作の画面に戻ります。

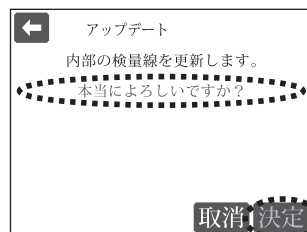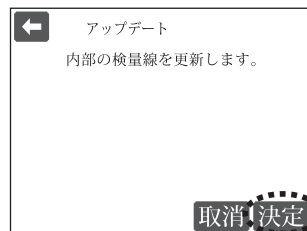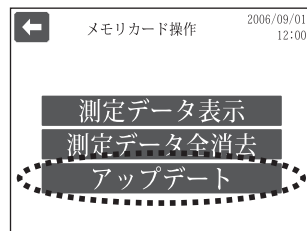

(7) アップデート中は、バーグラフが表示され、アップデートが終了すると、メニュー画面へ戻ります。




- ・アップデートには数分かかります。

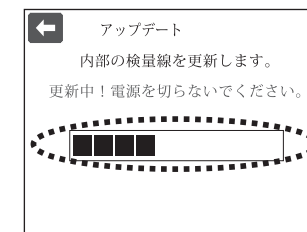

重要

- ・アップデート中、メモリカードは絶対に抜かないでください。
また、コンセントを抜く等、絶対に電源を切らないでください。
故障の原因となります。

(8) メイン画面のバージョンがアップデートされていることを確認してください。

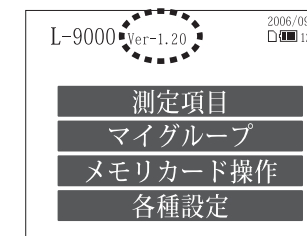

重要

- ・測定結果は、メモリカードに記録されます。
新しいメモリカードを挿入したままでは、古いメモリカードに記録されている過去の測定結果が表示されなくなります。
過去のデータに続けて、測定結果を記録したい場合は、新しいメモリカードによるアップデート完了後、古いメモリカードに差し替えて測定を行なうことで、データが継続されます。